

# REINIGING EN ONDERHOUD VAN CENTRIFUGES

Regelmatige reiniging en onderhoud zorgt voor een lange levensduur van uw Hettich centrifuge. Voorkom hoge reparatiekosten door deze adviezen op te volgen.

We raden aan om dagelijks of wekelijks een vast moment in te plannen. Slechts 15 minuten per week zorgen ervoor dat de uitval van uw centrifuge aanzienlijk wordt gereduceerd.

Bij gekoelde centrifuges dient aan het einde van de dag, de condens uit de kamer verwijderd te worden. Dit ter voorkoming van oxidatie.

**Deze poster vervangt de gebruiksaanwijzing niet.**

## PREVENTIEVE MAATREGELEN



### Stap 1

Schakel het apparaat uit en haal de stekker van de centrifuge uit de wandcontactdoos.

### Stap 2

Gebruik voor de reiniging, geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld handschoenen).

### Stap 3

Het enige wat u nodig heeft voor de reiniging, is een mild reinigingsmiddel met een pH-waarde van 5-8 of een 70% alcoholoplossing en een licht vochtige papieren handdoek.

### Stap 4

Reinig het oppervlak van het apparaat (behuizing).



**Attentie:** Let op dat de nokken van de as in de groeven van de rotor geplaatst worden en dat de bekens juist geplaatst worden (indien genummerd).

## 6 TERUGPLAATSEN EN TESTEN

Plaats de rotor, bekens en inzetten terug en voer een test uit zonder monsters. **Let op:** overtollig vet in de centrifugekamer moet worden verwijderd.



## 1 VERWIJDEREN VAN DE ACCESSOIRES

Verwijder de centrifuge accessoires zoals de rotor, de bekens en de inzetten afzonderlijk.



## 5 INVETTEN

Smeer de motoras en de draaipunten van de rotor of de bekens in met Hettich smeervet (nr. 4051).

## 2 CYCLUS: WEKELIJKS

## 3 REINIGING VAN ACCESSOIRES

Maak de accessoires schoon en let hierbij op de draaipunten van de rotor en de bekens.



## 4

## REINIGING VAN DE CENTRIFUGEKAMER

Reinig de centrifugekamer en de motoras grondig.

## 3

## VISUELE INSPECTIE

Controleer de accessoires op corrosie, haarscheurtjes en andere beschadigingen.



Voor servicevragen kunt u contact met ons opnemen via:

Tel.: +31 88 221 9900 | E-mail: [service@hettichbenelux.com](mailto:service@hettichbenelux.com)

[www.hettichbenelux.com](http://www.hettichbenelux.com)