

REINIGUNG UND PFLEGE VON ZENTRIFUGEN

Die regelmäßige Reinigung und Pflege sorgt für eine langlebige Zentrifuge. Verringern Sie das unnötige Ausfallen Ihres Laborhelfers und den damit verbundenen Ärger und sparen Sie gleichzeitig Wartungskosten.

Kurz vor Feierabend oder als wöchentliche Morgenroutine – 15 Minuten pro Woche sorgen dafür, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit Ihrer Zentrifuge deutlich reduziert wird.

Bei gekühlten Zentrifugen sollte das Kondensat täglich am Ende des Tages aus dem Schleuderraum entfernt werden, um Oxidation zu verhindern.

Dieses Poster ersetzt nicht die Bedienungsanleitung.

VORKEHRUNGEN



Schritt 1

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie die Zentrifuge vom Netz.

Schritt 2

Verwenden Sie zur Reinigung entsprechende PSA (persönliche Schutzausrüstung z.B. Gummihandschuhe).

Schritt 3

Zur Reinigung benötigen Sie lediglich ein mildes Reinigungsmittel mit einem pH-Wert 5-8 oder eine 70%ige Alkohollösung und leicht feuchte Papiertücher.

Schritt 4

Reinigen Sie die Oberfläche des Gerätes (Gehäuse).



Achtung: Achten Sie auf die korrekte Rotor-Mitnehmer Verbindung (Motorwelle) und auf die richtige Rotorposition der Nutgehänge (falls nummeriert)

EINBAU UND TESTLAUF

Setzen Sie das Zubehör in umgekehrter Reihenfolge wieder ein und führen Sie einen Funktionstest durch.



ENTNEHMEN DES ZUBEHÖRS

Entnehmen Sie das Zubehör der Zentrifuge wie Rotor, Nutgehänge und Einsätze separat.



FETTEN

Fetten (Hettich Tubenfett 4051) Sie die Motorwelle & Tragzapfen bzw. Nutgehänge. **Bitte beachten:** Überschüssiges Fett im Schleuderraum muss entfernt werden.

REINIGUNG DES SCHLEUDERRAUMS

Reinigen Sie den Schleuderraum und die Motorwelle gründlich.



6

5

4

1

2

3

**ZYKLUS:
WÖCHENTLICH**

REINIGUNG DES ZUBEHÖRS

Reinigen Sie die Zubehörteile einzeln und achten Sie besonders auf die Sauberkeit der Tragzapfen (Rotor) und der Nuten (Nutgehänge)



VISUELLE PRÜFUNG

Prüfen Sie das Zubehör auf Korrosion, Risse oder sonstige Schäden.



Bei Service-Fragen erreichen Sie uns unter Telefon:

☎ Telefon: 0 7461 705-1400 | ✉ E-Mail: service@hettichlab.com

www.hettichlab.com