

离心机的清洁和保养



定期清洁和维护可确保海迪斯离心机的使用寿命更长。

遵循以下建议可以减少不必要的维修费用。

我们建议每天或每周设置一个固定时间-每周仅需15分钟，以确保显著降低离心机故障可能性。

本海报不能代替操作手册。

预防措施



步骤1

关闭设备并断开离心机的电源。

步骤2

为了进行清洁，请采取适当的个人防护措施（个人防护设备，例如橡胶手套）。

步骤3

您需要的清洁工具只是pH值为5-8的中性清洁剂或70%的酒精溶液以及稍微湿润的纸巾。

步骤4

清洁离心机（外壳）的外表面。



注意：注意正确的转子驱动连接（电机轴）和吊篮在正确转子的位置（如果已编号）。

设置和运行测试

按照拆卸配件时的相反的顺序装回配件，然后在没有样品的情况下进行测试。



卸下配件

卸下移走离心机内配件，例如转子，吊篮和适配器。



润滑

请注意：离心机腔中多余的润滑脂必须清除干净。

6

周期：
每周

1

配件清洁

清洁配件，并注意转子轴和吊篮。



2

3

外观检查

检查配件是否腐蚀，破裂或其他损坏。



4

清洁离心腔

彻底清洁离心腔和电机轴



有关服务问题，请联络：

✉ 邮件：china@hettichlab.com

www.hettichlab.com