

원심분리기 클리닝과 관리



정기적으로 원심분리기를 청소하고 관리해주시면 제품의 수명이 연장됩니다

불필요한 수리비용도 정기관리를 통해 절감할 수 있습니다

매일 또는 매주마다 정기적인 시간을 설정해보세요. - 일주일에 15분만 투자해주시면, 원심분리기가 고장날 확률이 현저히 줄어들게 됩니다.

참고로, 이 포스터는 제품의 작동 매뉴얼이 아닙니다.

예방 관리



Step 1

원심분리기 본체의 스위치를 끄고, 전원을 완전히 차단합니다

Step 2

클리닝을 위해 적절한 보호장구를 착용해주세요. (예. 고무장갑)

Step 3

pH 5~ pH8 이내의 중성 세제 또는 70% 알코올을 준비해서 종이 타월에 살짝 적셔줍니다.

Step 4

원심분리기 외부 표면을 깨끗이 닦아주세요



(주의사항) 로터 드라이버 연결부(모터 샤프트)와 버킷의 로터가(번호가 명시되어 있는 경우) 올바르게 장착되어있는지 확인합니다

셋업 & 테스트 가동

부속품을 역순으로 재조립한 후, 샘플없이 테스트해주세요.



부속품 분리

원심분리기 안의 로터, 버킷, 인서트 등의 부속품을 분리합니다



윤활제 사용

HETTICH에서 제공해 드리는 그리스(No. 4051)를 모터샤프트, 로터 트러너, 버킷에 도포합니다. (주의사항) 원심분리기 챔버 안에 그리스 양을 많다면 제거해주세요

5

6

1

주간 관리 (매주 정기적으로 관리해주세요!)

2

부속품 청소

분리한 부속품을 개별 청소합니다. 특히 로터 트러너(이축)과 버킷에 주의해주세요.



4

3

원심분리기 챔버 청소

원심분리기 챔버와 모터 샤프트를 꼼꼼하게 청소합니다.



육안 검사

부속품에 외부 부식, 균열 등의 손상된 부분이 있는지 점검해주세요.



서비스 관련 질문은 다음을 통해 문의하십시오:

☎ 전화: +82 (0) 31 472 6910 | ✉ 이메일: info@marktech.co.kr

www.hettichlab.com