

CUIDADO Y LIMPIEZA DE LAS CENTRIFUGAS



La limpieza y mantenimiento regular asegura larga vida de su centrifuga Hettich. Reduce los costos de reparación mediante las siguientes recomendaciones.

Recomendamos realizarlo diario o semanal - Solo 15 minutos por semana aseguran que se reduzca significativamente la probabilidad de falla.

Esta información no reemplaza al manual de operación.

ACCIONES PREVENTIVAS



Paso 1

Apagar el dispositivo y desconectarlo de la red eléctrica.

Paso 2

Para la limpieza, utilizar el EPP (Equipo de protección Personal) apropiado, por ejemplo; guantes, etc.

Paso 3

Todo lo que necesitas para la limpieza es Detergente suave con un pH de 5-8 o una solución de Alcohol al 70% y toallas de papel.

Paso 4

Limpiar la superficie del dispositivo (Carcaza).



Atención: Preste atención a la correcta conexión del conductor del rotor (eje del motor) y a la correcta posición del rotor de los cangilones (si están numerados).

CONFIGURAR Y HACER CICLO DE PRUEBA

Reemplazar los accesorios en orden inverso y realizar un ciclo de prueba sin muestra.



REMOVER LOS ACCESORIOS

Remover los accesorios de la centrifuga como el rotor, suspensiones e insertos



LUBRICAR

(Utilizando la grasa código 4051) Lubricar el eje del motor, los muñones del rotor o suspensiones.

Nota; El exceso de lubricante en la cámara de la centrifuga debe ser removido.

5

CICLO:
SEMANAL

4

LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE LA CENTRIFUGA

Limpiar minuciosamente la cámara de la centrifuga y el eje del motor.



1

LIMPIEZA DE LOS ACCESORIOS

Limpiar los accesorios y revisar los muñones del rotor y los buckets.



2

3

INSPECCION VISUAL

Revisar si los accesorios presentan corrosión, grietas o algún otro daño.



Para preguntas de servicio nos puede contactar vía:

☎ Teléfono: +49 7461 705-1400 | ✉ Email: service@hettichlab.com

www.hettichlab.com